
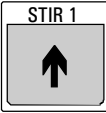
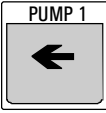
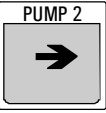
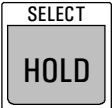
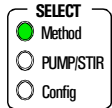
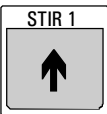
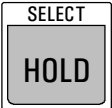
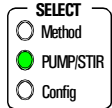
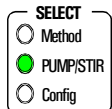
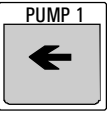
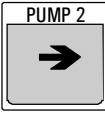


Easy Sample Changer 824

Guía de consultas rápidas

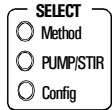

8.824.1115

Manejo manual		Estado básico	
 	Manejo del elevador Desplaza el elevador hacia arriba respectivamente hacia abajo.	 	Girar gradilla de muestra Gira la gradilla una posición hacia la izquierda (sentido contrahorario) o hacia la derecha (sent. horario).
	Inicializar el cambiador Inicializa el cambiador (RESET). Gradilla y elevador se desplacen al estado básico.		Iniciar el método Arranca el cambiador respectivamente ejecuta el método activo.
1x <SELECT>  	Seleccionar el método Con las teclas <↓> y <↑> se puede seleccionar uno de los métodos 1 a 4. El método seleccionado se indica con los LEDs 1 a 4 .	  Aceptar/seguir con <SELECT>	
2x <SELECT>  	Conmutar/desconmutar el agitador 1 y 2 Con las teclas <STIR 1> y <STIR 2> se conmuta y se desconmuta (pulsar de nuevo) el agitador 1 respectivamente 2. Se indica el estado del agitador 1 mediante el LED 1 y lo del agitador 2 mediante el LED 2 .	  Seguir con <SELECT>	
2x <SELECT>  	Conmutar/desconmutar la bomba 1 y 2 Con las teclas <PUMP1> y <PUMP 2> se conmuta y se desconmuta (pulsar de nuevo) la bomba externa 1 respectivamente 2. Se indica el estado de la bomba 1 mediante el LED 3 y lo de la bomba 2 mediante el LED 4 .	  Seguir con <SELECT>	
 	Volver al estado básico  Status Pulsar la tecla <SELECT> tanto que ninguno de los LEDs [SELECT] luce. En el estado básico luce el LED Status (estado).		

Indicación del estado		LED Status (estado)	
 Status	LED luce El aparato está en el estado básico (ready).	 Status	LED parpadea lentamente El método está ejecutándose (busy).
 Status	LED no luce El aparato está en el estado de error. Pulsar <HOLD> después <STOP> o <START>. La combinación de los LEDs parpadeando indica el número de fallo.	 Status	LED parpadea rápidamente El aparato está en el estado HOLD. Pulsar <STOP> o <START>.
LEDs 1...4 parpadean			

Ajustes

3x <SELECT> SELECT ☐ Method ☐ PUMP/STIR ☒ Config LED 1 Posición operativa 2 Posición de enjuague 3 Posición de giro 4 Velocidad del agitador	STIR 1 ↑ STIR 2 ↓ Aceptar/seguir con <→> STIR 1 ↑ STIR 2 ↓ Aceptar/seguir con <→> STIR 1 ↑ STIR 2 ↓ Aceptar/seguir con <→> STIR 1 ↑ STIR 2 ↓ Aceptar/seguir con <SELECT>	Ajustar posición operativa del elevador (LED 1) Con las teclas <↓> y <↑> se puede ajustar la altura operativa del elevador que depende del tamaño del recipiente de muestras. Este ajuste es específico de la gradilla. Ajustar posición de enjuague del elevador (LED 2) Con las teclas <↓> y <↑> se puede ajustar una posición adicional para enjuagar. Este ajuste es específico de la gradilla. Ajustar posición de giro del elevador (LED 3) Con las teclas <↓> y <↑> se puede ajustar la altura de giro del elevador que depende del tamaño del recipiente de muestras. Este ajuste es específico de la gradilla. Ajustar la velocidad del agitador (LED 4) Con las teclas <↓> y <↑> se puede ajustar la velocidad del agitador en 15 niveles. <↑> incrementa la velocidad, <↓> reduce la. Este ajuste es específico del método.
SELECT ☐ Method ☐ PUMP/STIR ☐ Config	SELECT HOLD	Volver al estado básico Los ajustes se aceptan con la tecla <SELECT>. El cambiador vuelve al estado básico. El LED Status (estado) luce.

Desarrollo del método

Desarrollo / funciones de las teclas

