



NIRS XDS Transmission OptiProbe Analyzer

2.921.1520

Système de mesure robuste pour le contrôle des réactions des liquides en laboratoire et dans les installations pilotes

L'analyseur NIRS XDS Transmission OptiProbe Analyzer permet la détermination efficace de la composition de produits aqueux, de liquides clairs, de solvants ainsi que d'échantillons visqueux. Cet appareil se prête aussi bien à une utilisation en laboratoire qu'à des applications atline dans le cadre de la transposition des processus de production à plus grande échelle. Pour les échantillons visqueux, des flacons en verre à usage unique pour NIRS sont disponibles, ce qui limite le nettoyage à un minimum. Le NIRS VialHeater, disponible en option, permet l'analyse d'échantillons jusqu'à une température de 200 °C.

Contenu de la livraison 2.921.1520

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

Le spectromètre de NIRSystems est le fruit de 50 ans d'expérience dans le domaine de la spectroscopie. Cette technologie unique améliore le rapport signal-bruit à haute résolution et permet une plus grande exactitude et précision. Le monochromateur breveté et le système de mesure de construction modulaire rendent les appareils de NIRSystems indispensables aux mesures spectrales de tous les types d'échantillons imaginables, dans le domaine du visible et du proche infrarouge (400 à 2 500 nm). Les modules de mesure peuvent être échangés facilement, même en cours de fonctionnement. Ainsi, l'utilisateur bénéficie de la grande flexibilité dans tous les domaines d'application.



Système de mesure robuste pour le contrôle des réactions de liquides en laboratoire technique et dans les installations pilotes

L'analyseur NIRS XDS Transmission OptiProbe Analyzer permet la détermination efficace de la composition de produits aqueux, de liquides clairs, de solvants ainsi que d'échantillons visqueux. Cet appareil est aussi bien adapté à une utilisation en laboratoire technique qu'à des applications atline dans le cadre de la transposition des processus de production à plus grande échelle. Pour les échantillons visqueux, des flacons en verre à usage unique pour NIRS sont disponibles, ce qui limite le nettoyage à un minimum. Le NIRS VialHeater, disponible en option, permet l'analyse d'échantillons jusqu'à une température atteignant 200 °C.



Kit d'accessoires pour monochromateurs de laboratoire NIRS XDS




1 STK

6.7430.030

NIRS Dispositif de calibrage pour sonde de
transmission

NIRS Dispositif de calibrage pour sonde de transmission

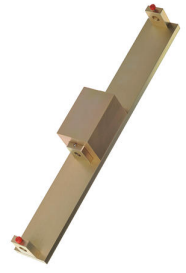

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.7430.010	NIRS XDS Pièces de rechange pour appareil de laboratoire NIRS XDS pièces de rechange pour appareil de laboratoire comprenant deux lampes de rechange, deux filtres de ventilateur et quatre fusibles. 
6.7430.000	NIRS XDS Lampe de rechange pour appareil de laboratoire Lampe de rechange de 12 V et 50 W pour le monochromateur des appareils de laboratoire NIRS XDS 
6.7450.040	NIRS Standard de longueur d'onde pour transmission Standard de longueur d'onde pour transmission pour les analyseurs NIRS XDS RLA Analyzer et NIRS XDS Transmission OptiProbe Analyzer 

Vision Air - logiciel universel de spectroscopie.

Vision Air Complete est une solution logicielle moderne et simple d'utilisation pour une application dans un environnement réglementé.



Aperçu des avantages de Vision Air :

- Des applications logicielles individuelles avec interface utilisateur adaptée sont le garant d'un maniement intuitif et simple
- Établissement et suivi simples des procédures de travail
- Base de données SQL pour une gestion sûre et simple des données

La version Vision Air Complete (66072208) comprend toutes les applications d'assurance qualité par spectroscopie Vis-NIR :

- Application de gestion des instruments et des données
- Application de développement de méthodes
- Application d'analyse de routine

Autres solutions Vision Air Complete :

- 66072207 (Vision Air Network Complete)
- 66072209 (Vision Air Pharma Complete)
- 66072210 (Vision Air Pharma Network Complete)

Vision Air - logiciel universel de spectroscopie.

Vision Air Network est une solution logicielle moderne et simple d'utilisation. La version réseau permet la mise en place d'un réseau client-serveur global doté d'une base de données centralisée.



Aperçu des avantages de Vision Air :

- Des applications logicielles individuelles avec interface utilisateur adaptée sont le garant d'une commande intuitive et simple
- Gestion des données et des instruments centralisée
- Configuration et actualisation simples d'appareils multiples en quelques opérations

La version Vision Air Network Complete (66072207) comprend toutes les applications d'assurance qualité par spectroscopie Vis-NIR :

- Application de gestion globale des instruments et des données
- Application de développement de méthodes
- Application d'analyse de routine

Vision Air - Logiciel universel de spectroscopie.

Vision Air Pharma Complete est une solution logicielle moderne et simple d'utilisation pour application en environnement réglementé.



Aperçu des avantages de Vision Air :

- Des applications logicielles individuelles avec interface utilisateur adaptée sont le garant d'une commande intuitive et simple
- Établissement et suivi simples des prescriptions de travail
- Base de données SQL pour une gestion sûre et simple des données
- Conforme à toutes les exigences de la réglementation titre 21 CFR Partie 11

La version Vision Air Pharma Complete (66072209) comprend toutes les applications d'assurance qualité par spectroscopie Vis-NIR :

- Application de gestion des instruments et des données
- Application de développement de méthodes
- Application d'analyse de routine

Vision Air - Logiciel universel de spectroscopie.

Le logiciel Vision Air Pharma Network Complete est une solution moderne et simple à utiliser. La version réseau permet la mise en place d'un réseau client-serveur global doté d'une base de données centralisée.



Aperçu des avantages de Vision Air :

- Des applications logicielles individuelles avec interface utilisateur adaptée sont le garant d'une commande intuitive et simple
- Gestion des données et des instruments centralisée
- Configuration et actualisation simples d'appareils multiples en quelques opérations
- Conforme à toutes les exigences de la réglementation titre 21 CFR Partie 11

La version Vision Air Pharma Network Complete (66072210) comprend toutes les applications d'assurance qualité par spectroscopie Vis-NIR :

- Application de gestion globale des instruments et des données
- Application de développement de méthodes
- Application d'analyse de routine

6.7450.130

Standards de longueur d'onde et transmission homologués (ensemble de 6).

Standards de longueur d'onde et transmission homologués (0,25AU, 0,5 AU, 1AU, 1,5AU et 2,0AU) pour NIRS XDS RapidLiquid Analyzer et NIRS XDS Transmission OptiProbe Analyzer en environnement réglementé.



6.7430.060

Chiffon microfibre

Chiffon pour écrans et systèmes optiques.

