



Aquatrove Plus avec Pt1000

6.0257.600

Électrode pH combinée avec capteur de température Pt1000 intégré pour des mesures du pH ou des titrages dans des milieux aqueux pauvres en ions (par ex. : eau potable, eau de processus), cette électrode affiche également un temps de réponse particulièrement bref dans ces échantillons.

Le diaphragme rodé fixe est insensible à la contamination.

Lorsque du $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ est utilisé comme électrolyte intermédiaire, une conservation dans une solution de conservation est préconisée.

L'électrolyte intermédiaire peut être remplacé par un électrolyte exempt de chlorure (ex. : nitrate de potassium $c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$ (6.2310.010)), conservation dans l'électrolyte utilisé.

Contenu de la livraison 6.0257.600

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 STK

6.1236.050

Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm

Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm en polyéthylène.



1 STK

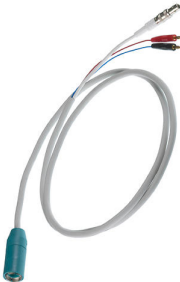
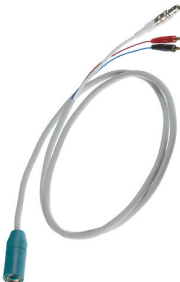
6.2008.040

Réceptacle de conservation

Forme, en combinaison avec le support 6.2008.050, un support pour l'électrode sur les 807 Dosing Units.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2103.150	Adaptateur rouge fiche 4 mm / fiche 2 mm Adaptateur pour la connexion d'électrodes avec fiche de 2 mm aux appareils disposant d'une douille de 4 mm (prise banane)	
6.2104.600	Câble d'électrode pour tête enfichable U/fiche F 2x2 mm B, 1 m Pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable Metrohm U aux appareils Metrohm (prise F).	
6.2104.610	Câble d'électrode pour tête enfichable U/fiche F + 2x2 mm B, 2 m Pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable Metrohm U aux appareils Metrohm (prise F).	
6.2308.020	Électrolyte 3 mol/L KCl (250 mL) Solution électrolyte $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (pour systèmes de référence Ag /AgCl)	

6.2310.010

Électrolyte KNO₃ -1 mol/L 250 mL

Solution d'électrolyte KNO₃ 1 M (électrolyte de référence pour électrodes en argent combinées)



6.2323.000

Solution de conservation

Solution de conservation pour toutes les électrodes de verre pH combinées avec électrolyte de référence c(KCl) = 3 mol/L



6.2325.000

Kit pH

Kit de maintenance pour les électrodes pH

Le kit contient:

- 50 mL solution de nettoyage
- 50 mL solution de KCl 3M
- 50 mL solution de conservation
- 2 tubes de stockage
- Manuel d'utilisation



6.2325.100

Solution de nettoyage 3 x 50 mL

Il n'est possible de garantir des résultats de mesure fiables sur le long terme que si la membrane en verre de mesure du pH et le diaphragme reçoivent des soins préventifs réguliers. Le nettoyage par attaque avec des produits chimiques toxiques ou un traitement mécanique du diaphragme n'est pas seulement compliqué et cher, il provoque aussi un vieillissement prématuré de l'électrode de verre de mesure du pH.

La solution de nettoyage a été mise au point pour assurer un nettoyage doux et simple des électrodes de verre de mesure du pH. Une application régulière peut considérablement prolonger la durée de vie du produit.

Cette solution de nettoyage fait également partie du kit pHit.

