



862 Compact Titrator

2.862.0010

L'862 Compact Titrator, titolatore e campionatore contemporaneamente, è una stazione di titolazione completamente automatica che occupa lo spazio di una normale bilancia per analisi.

Strumento compatto ed economico per l'esecuzione automatica di titolazioni dinamiche (DET) e monotone (MET) con ritrovamento automatico del punto di equivalenza nonché titolazioni a punto finale (SET) nel minimo spazio.

Con 12 posizioni complessive è possibile eseguire svariate titolazioni in modo completamente automatico e mantenere puliti e conservati gli elettrodi.

Grazie al grande e chiaro display in tempo reale, la curva di titolazione è subito visibile ed è possibile riconoscere subito lo stato attuale della serie dei campioni. I campioni urgenti possono essere analizzati in modo preferenziale in qualsiasi momento.

Parti incluse 2.862.0010

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

L'862 Compact Titrosampler, titolatore e campionatore contemporaneamente, è una stazione di titolazione completamente automatica che occupa lo spazio di una normale bilancia per analisi.

Strumento compatto ed economico per l'esecuzione automatica di titolazioni dinamiche (DET) e monotone (MET) con ritrovamento automatico del punto di equivalenza nonché titolazioni a punto finale (SET) nel minimo spazio.

Con 12 posizioni complessive è possibile eseguire svariate titolazioni in modo completamente automatico e mantenere puliti e conservati gli elettrodi.

Grazie al grande e chiaro display in tempo reale, la curva di titolazione è subito visibile ed è possibile riconoscere subito lo stato attuale della serie dei campioni. I campioni urgenti possono essere analizzati in modo preferenziale in qualsiasi momento.



Agitatore ad elica con regolatore della velocità 6.2137.000 separati ed elica di agitazione 6.1909.010.



1 PCS

6.1459.300

Beaker per campioni in plastica (PP) da 120 mL, 250 pezzi

Beaker per campioni in plastica (polipropilene, PP) da 120 mL, adatto ai rack dei campioni 6.2041.470, 6.2041.840, 6.2041.850, 6.2068.010, 6.2068.020, 6.2068.030 e 6.9920.141, 250 pezzi



1 PCS

6.1815.010

Fascia a spirale da 0.5 m

Per tenere insieme differenti cavi o tubi



1 PCS

6.1909.050

Elica di agitazione/ 102 mm

Elica di agitazione per l'utilizzo dell'802 Stirrer con cestello portacampioni per beaker da 120 mL (6.1459.300)



1 PCS

6.2147.000

Tastiera numerica USB

Tastiera numerica USB per Titrino plus, Dosimat plus, 862 Compact Titrosampler, 869 Compact Sample Changer, 863 Compact Autosampler e 899 Coulometer. Con due connessioni USB integrate.



1 PCS

6.2151.100

Adattatore USB Mini (OTG) - USB A

Per la connessione di strumenti USB.



1 PCS

6.2621.130

Chiave esagonale 2 mm

2 mm.



1 PCS

6.2621.140

Chaive esagonale 2.5 mm



1 PCS

6.6061.010

Stick USB metodi Titrino plus

Contiene i metodi del FOOD PAC, WINE PAC e OIL PAC per l'importazione diretta nel Titrino plus.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2136.010	Cavo remoto (9p) - Dosimat (2xSt B) Per 870 Titrino Plus e 862 Compact Titrosampler	
2.800.0010	800 Dosino 800 Dosino è un drive con hardware di scrittura/lettura per Unità di dosaggio intelligenti. Con cavo fisso (150 cm).	
2.843.0030	843 Pump Station (membrane) – rinse/aspirate per Compact Sample Changer L'843 Pump Station (membrana) dispone di due pompe a membrana integrate che possono essere comandate tramite segnale remoto direttamente dall'869 Compact Sample Changer. La variante rinse /aspirate dispone di tutti gli accessori per lo svuotamento automatico del beaker di titolazione e la pulizia degli equipaggiamenti per la titolazione. Gli accessori sono concepiti per l'impiego con l'869 Compact Sample Changer.	

L'843 Pump Station (peristaltica) dispone di due pompe peristaltiche integrate che possono essere comandate tramite segnale remoto direttamente dall'869 Compact Sample Changer. La variante lavaggio /aspirazione dispone di tutti gli accessori per lo svuotamento automatico del beaker e la pulizia degli equipaggiamenti per la titolazione. Gli accessori sono concepiti per l'impiego con l'869 Compact Sample Changer.



Dispenser universale per compiti di titolazione e dosaggio in laboratorio. Include cavo a pulsante per il controllo del dosaggio manuale e un'unità intercambiabile da 20 mL 6.3026.220. L'interfaccia USB del Dosimat plus permette di collegare molteplici strumenti, anche simultaneamente, con un hub USB (tastiera, mouse, stampante USB compatta oppure normale stampante USB DIN A4, USB Memory Stick per il backup di metodi e dati). Il box adattatore USB/RS232 opzionale 6.2148.030 consente il collegamento di bilance da laboratorio e il controllo con un PC.



Con le sue due modalità di dosaggio Dosimat plus offre molteplici applicazioni:

DOS (Dosing) – Dosaggio premendo un tasto

Questa modalità è particolarmente indicata per effettuare titolazioni manuali con indicatore. È possibile calcolare automaticamente un risultato dal volume dosato e stamparne un rapporto.

XDOS (Extended Dosing) - Dosaggio controllato

- Dosaggio con volume fisso: il volume e la velocità di dosaggio sono prestabiliti.
- Dosaggio controllato a tempo: il volume e il tempo sono prestabiliti.
- Dosaggio secondo la velocità di dosaggio: la velocità del dosaggio e il tempo sono prestabiliti.

Se è necessario un dosaggio continuo senza interruzioni, è possibile utilizzare l'865 Dosimat insieme a un 805 Dosimat in modalità tandem.

CNT D (Content dosing) – Produzione di soluzioni standard e di altre soluzioni.

Sulla base della dimensione della sostanza finale (soluzione solida o principale) e della concentrazione target predeterminata, viene determinato automaticamente il volume del solvente da dosare.

LQT (Liquid transfer) – Pipettaggio e la diluizione di liquidi.

Dispenser universale per titolazioni manuali e dosaggi. Include cavo a pulsante per il controllo del dosaggio manuale e un'unità intercambiabile da 20 mL. L'interfaccia USB del Dosimat plus permette di collegare molteplici strumenti, anche simultaneamente, con un hub USB (tastiera, mouse, stampante USB compatta oppure normale stampante USB DIN A4, USB Memory Stick per il backup di metodi e dati). Il box adattatore USB/RS232 opzionale 6.2148.030 consente il collegamento di bilance da laboratorio e il controllo con un PC. Con le sue due modalità di dosaggio, Dosimat plus offre molteplici applicazioni:



DOS (Dosing) – Dosaggio premendo un tasto

Questa modalità è particolarmente indicata per effettuare titolazioni manuali con indicatore. È possibile calcolare automaticamente un risultato dal volume dosato e stamparne un rapporto.

XDOS (Extended Dosing) - Dosaggio controllato

- Dosaggio con volume fisso: il volume e la velocità di dosaggio sono prestabiliti.
- Dosaggio controllato a tempo: il volume e il tempo sono prestabiliti.
- Dosaggio secondo la velocità di dosaggio: la velocità del dosaggio e il tempo sono prestabiliti.

6.2058.120

Piastra di fissaggio per il supporto del Dosino

Piastra di fissaggio per il montaggio flessibile del supporto del dosino sull'862 Compact Titrosampler. Grazie all'altezza di montaggio liberamente selezionabile, possono essere collegate bottiglie di reagenti di diversi produttori in modo semplice e veloce.



6.2104.020

Cavo per elettrodo 1 m, F

Per la connessione dell'elettrodo con attacco Metrohm G agli strumenti Metrohm (presa F)



- 6.2141.230 Cavo remoto Compact Sample Changer/Compact Autosampler - Titrino plus/Pump Station
- Cavo per il collegamento remoto tra Compact Sample Changer/Compact Autosampler e Titrino plus e/o Pump Station.



- 6.2141.240 Cavo remoto Dosimat plus - Compact Sample Changer/Titrino plus
- Cavo per il collegamento remoto tra Dosimat plus e Compact Sample Changer e/o Titrino plus con utilizzo del cavo 6.2141.260.



- 6.2723.310 Copertura protettiva per Titrino Plus
- Copertura protettiva per display e keypad per tutti gli strumenti della famiglia Titrino plus.
- Adatta per: 848 Titrino plus, 862 Compact Titrosampler, 863 Compact Autosampler, 865 Dosimat plus, 869 Compact Sample Changer, 870 KF-Titrino plus, 876 Dosimat plus, 877 Titrino plus, 899 Coulometer.



- 6.3032.150 807 Dosing Unit 5 mL
- 807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 5 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di connessione in FEP, punta antidiffusione.



807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 10 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di connessione in FEP, punta antidiffusione.




807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 20 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di connessione in FEP, punta antidiffusione.



807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 50 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di connessione in FEP, punta antidiffusione.



Per l'impiego dell'869 Compact Sample Changers o dell'862 Compact Titrosampler in combinazione con una pompa per il lavaggio/aspirazione.

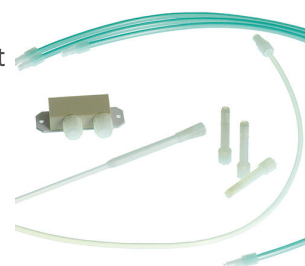

Stampante compatta con interfaccia USB per

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (cavo 6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



Larghezza carta 60 mm (40 caratteri). Cavo USB 6.2151.120 incluso.

6.2103.130

Adattatore rosso spina 2 mm / presa 4 mm

Per connettere la spina B (4 mm) alla presa da 2 mm.



6.2103.140

Adattatore nero spina da 2 mm / presa B da 4 mm

Per collegare spine B (4 mm) a prese da 2 mm.

