



RE Ag/AgCl (lunghezza 12,5 cm)

6.0729.100

RE argento/cloruro di argento con sistema Double-Junction e schermatura separata, lunghezza di inserimento 10 cm.

Questo RE è perfetto per:

- Campioni non acquosi
- Potenzimetria differenziale

Il giunto conico 14/15 consente un montaggio semplice e il diaframma flessibile a smeriglio insensibile allo sporco può essere sostituito in qualsiasi momento. L'elettrolita di riferimento e intermedio possono essere scelti liberamente a seconda dell'utilizzo e sono facili da sostituire. Il sensore viene fornito senza riempimento con l'elettrolita.

Parti incluse 6.0729.100

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

Insieme al supporto 6.2008.050, fornisce un supporto per l'elettrodo per le 807 Dosing Unit.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1243.030	Diaframma per elettrodo di riferimento Diaframma a smeriglio per elettrodi di riferimento 6.0726.1XX e 6.0729.1XX	
6.2308.020	Electrolita 3 mol/L KCl (250 mL) Soluzione elettrolitica c(KCl) = 3 mol/L, 250 mL (per sistemi di riferimento Ag/AgCl)	
6.2310.010	Elettrolita KNO ₃ 1 mol/L 250 mL Soluzione elettrolitica KNO ₃ 1 M (elettrolita di riferimento per elettrodi d'argento combinati)	
6.2320.000	TEABr 0.4 mol/L in glicole etilenico (250 mL) Soluzione elettrolitica TEABr (tetraetilammonio bromuro in glicole etilenico), c(TEABr) = 0.4 mol/L, 250 mL	

6.2104.020

Cavo per elettrodo 1 m, F

Per la connessione dell'elettrodo con attacco Metrohm G agli strumenti Metrohm (presa F)



6.2129.010

Amplificatore differenziale, spina F

Amplificatore differenziale con spina F, per Titrandi (l'alimentatore va ordinato a parte: 6.2117.000 alimentatore UE 230V/9V AC)

Disponibile anche come set completo: 6.5104.030 amplificatore differenziale/spina F/230 V UE

