



848 Titrino plus

2.848.0010

以下の滴定を行うコンパクトな自動滴定装置

- 当量点を自動で検出するダイナミック滴定 (DET)
- 当量点を自動で検出する等量滴下滴定 (MET)
- 終点設定滴定 (SET)

納品範囲 2.848.0010

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

1.848.0010

848 Titrino plus

以下の滴定を行うコンパクトな自動滴定装置

- 当量点を自動で検出するダイナミック滴定 (DET)
- 当量点を自動で検出する等量滴下滴定 (MET)
- 終点設定滴定 (SET)



1 PCS

6.2147.000

USBテンキーパッド

Titrimo plus、Dosimat plus、862 Compact Titrosampler、869 Compact Sample Changer、863 Compact Autosampler、および899 Coulometer用のUSBテンキーパッド。コネクタが2つ付いたUSBハブを含む。



1 PCS

6.2151.100

Adapter USB MINI (OTG) - USB A



1 PCS

6.2739.010

Wrench



オプションアクセサリ

Order no.	説明
2.801.0040	801 Stirrer with stand



2.802.0040	804 Ti Stand 用 802 Stirrer プロペラスターラ 6.1909.010 を備えるロッドスターラ。
------------	--



2.804.0040	804 Ti Stand with stand
------------	-------------------------



ラボでの滴定および分注作業用ユニバーサルディスペンサー。手動による分注制御のためのプッシュボタンケーブルおよび交換ユニット20 mL 6.3026.220を含む。ドジマツプラスのUSBインターフェースには多数の機器を、しかもUSBハブだけではなく同時に複数のもの（キーボード、マウス、USBコンパクトプリンタまたはUSB DIN A4プリンタ、メソッドおよびデータのバックアップのためのUSBメモリースティック）を接続することができます。オプションのUSB/RS232 アダプターボックス 6.2148.030により、ラボ天秤との接続やパソコンを使用しての制御が可能です。



その4つのドージングモードにより、ドジマツプラスは様々な用法が可能となります。:

DOS (Dosing) – キーを押してドージング

このモードは特にインジケータによる手動の滴定の実施に適しています。ドージングされた容量から結果が自動的に算出され、結果レポートが印刷されます。

XDOS (Extended dosing) – 制御ドージング

- 容量指定のドージング: 容量と吐出速度を設定します。
- 時間指定のドージング: 容量と時間を設定します。
- 吐出速度によるドージング: 吐出速度と時間を設定します。

中断無しで持続的なドージングが必要な場合、865 ドジマツプラスを 805 ドジマツと一緒にタンデムモードで稼働させることができます。

CNT D (Content dosing) – 標準液およびその他の溶液の生成

原物質のサンプル量（固形物もしくは倍液）および指定された目標濃度に基づき、溶媒のドージング量が自動的に算出されます。

LQT (Liquid transfer) – 液体をピペットで吸い、希釈します。

869 コンパクトサンプルチェンジャーにより、狭い空間でのティトリノプラスアプリケーションの迅速かつ簡単に自動化できます。このサンプルチェンジャーは、少数の複数測定や小さなサンプルシリーズに適しています。計12のポジションにて異なる滴定を完全自動で行い、電極を洗浄、保管することができます。



大きく全体像の掴みやすいライブディスプレイによって、サンプルシリーズの直近のステータスを直接把握し、重要なサンプルはいかなるときでも優先的に分析することができます。

様々なメソッドテンプレートをベースとして、アプリケーション特有のメソッドを作成し、保存することができます。コンパクトサンプルチェンジャーとティトリノプラス間のコミュニケーションは、追加の制御ボックスやパソコンを要すること無く、遠隔制御信号にて行われます。

手動滴定およびドージングのためのユニバーサルディスペンサー。手動のドージング操作のためのプッシュボタンケーブルおよび交換ユニット 20 mLを含みます。ドジマツプラスのUSBインターフェースには多数の機器を、しかもUSBハブだけではなく同時に複数のもの(キーボード、マウス、USBコンパクトプリンタもしくはUSB DIN A4プリンタ、メソッドおよびデータのバックアップのためのUSBメモリースティック)を接続することができます。オプションのUSB/RS232 アダプターボックス 6.2148.030により、ラボ天秤との接続やパソコンを使用しての制御が可能です。



その両方のドージングモードにより、ドジマツプラスは以下のような用法が可能となります。:

DOS (Dosing) – キーを押してドージング

このモードは特にインジケータによる手動の滴定の実施に適しています。ドージングされた容量から結果が自動的に算出され、結果レポートが印刷されます。

XDOS (Extended dosing) – 制御ドージング

- 容量指定のドージング: 容量と吐出速度を設定します。
- 時間指定のドージング: 容量と時間を設定します。
- 吐出速度によるドージング: 吐出速度と時間を設定します。

6.2104.020 Electrode cable / 1 m / F



6.2104.030 Electrode Cable 2 m / F




6.2141.230 Remote cable Compact Sample Changer/Compact Autosampler -
Titrino plus/Pump Station



6.2141.240 Remote cable Dosimat plus - Compact Sample Changer/Titrino
plus



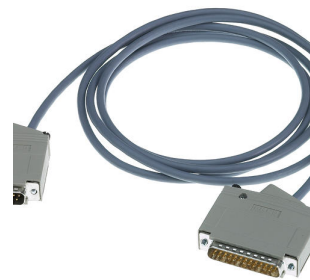

計量器、パソコン (tiBase ソフトウェア)、LIMS などの接続のため、Titrimo plus を 2 つのRS-232インターフェースに拡張。ケーブル 6.2151.030 が必要です。



6.2723.310 Protective cover for Titrino plus



6.3026.110 Exchange Unit 1 mL



6.3026.150 Exchange Unit 5 mL



6.3026.210 Exchange Unit 10 mL



6.3026.220

Exchange Unit 20 mL



6.3026.250

Exchange unit 50 mL



2.142.0100

感熱式プリンタ Custom Q3X

以下の装置のためのUSBインターフェース付きコンパクトプリンター

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (ケーブル6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



用紙幅 60 mm (40 字)。USBケーブル 6.2151.120 付属。
